


扫描通道参数设置

请注意，目镜下观察荧光信号较差的样品无法通过共聚焦扫描获得高质量图像。

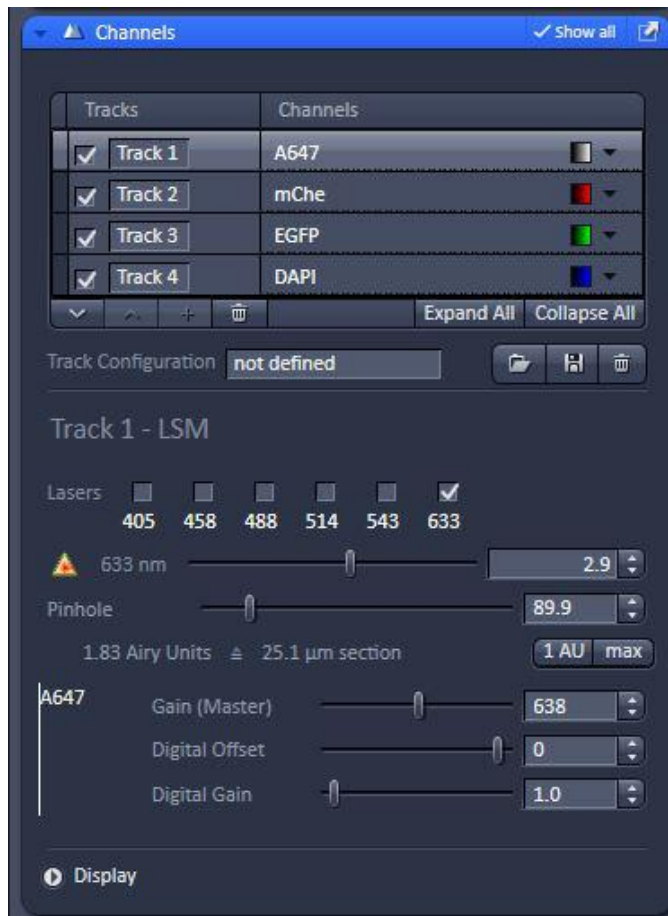

点击“Channels”按钮，调节下列参数：

Pinhole


Gain (Master)

Digital Offset

Digital Gain

激光强度

扫描通道参数设置

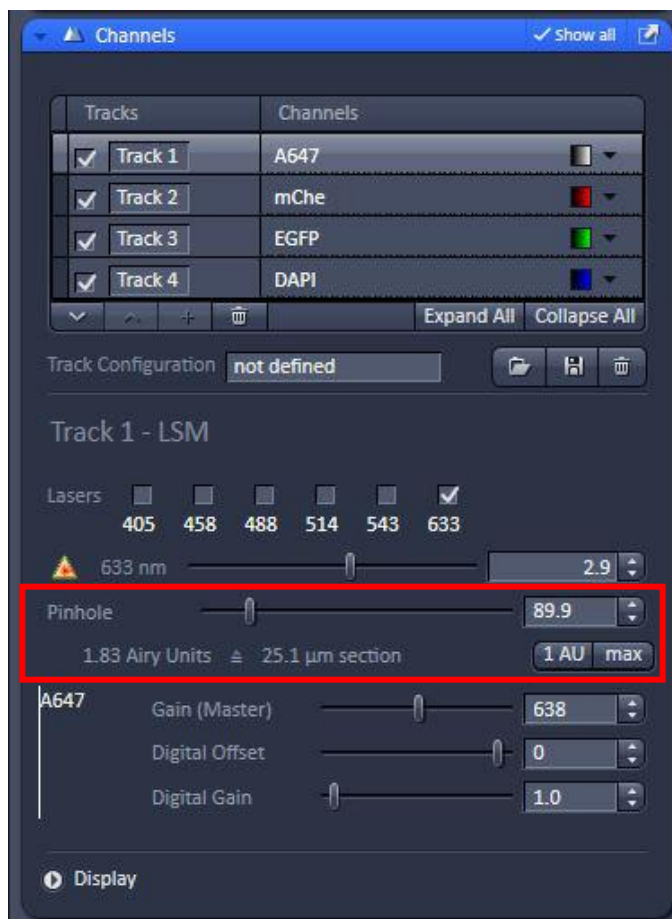


点击“Channels”按钮，调节下列参数：

Pinhole —— 该值增加，光通量增加，图像亮度上升、信噪比变好。通常该值为1AU，再最大程度上屏蔽非焦平面的信号。


扫描通道参数设置

点击“Channels”按钮，调节下列参数：

Gain (Master) —— 该值增加，图像对比度上升，过高则信噪比下降，图像粗糙。通常Gain值在500~700之间。

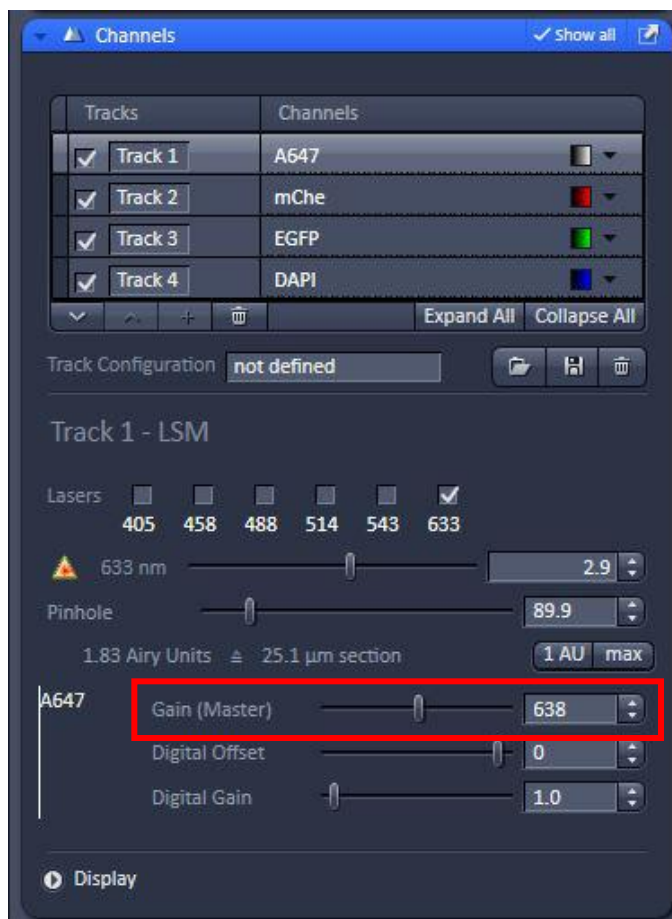


扫描通道参数设置

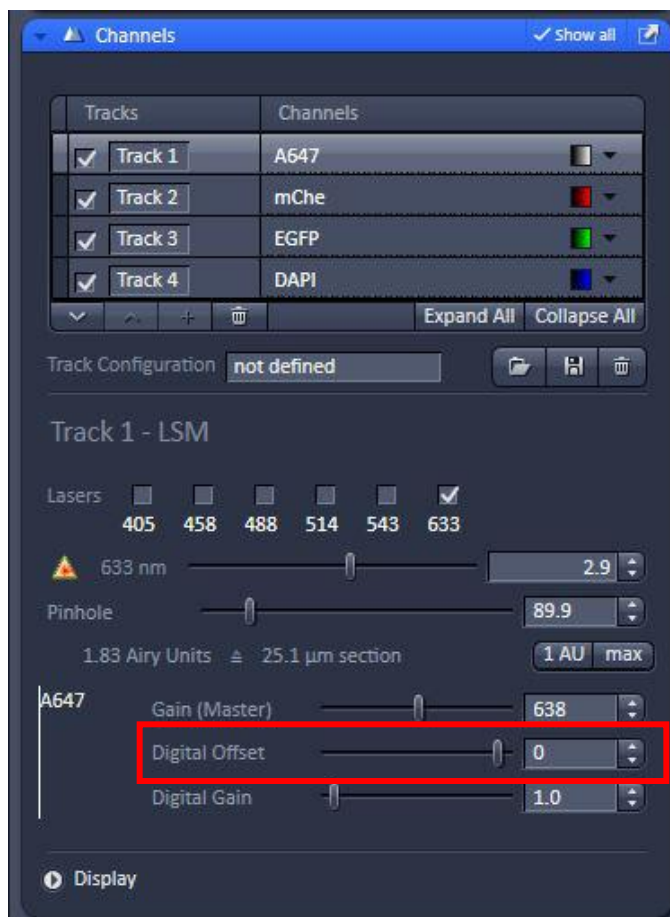

点击“Channels”按钮，调节下列参数：

Digital Offset ——背景扣除，但标本信号也有一定程度的扣除，需要调节其它参数来弥补。背景过分消除会导致图像失真。

扫描通道参数设置

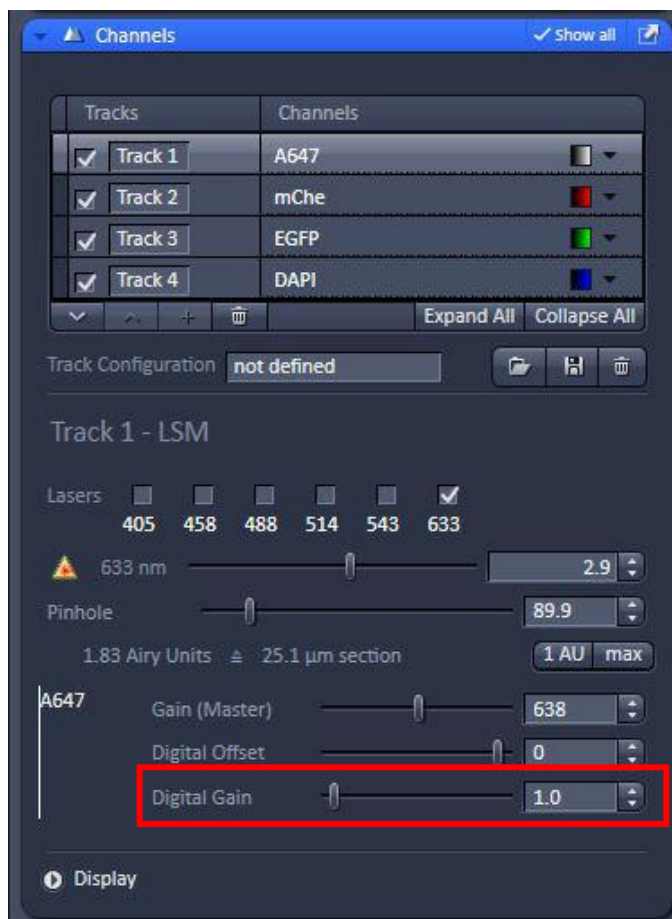


点击“Channels”按钮，调节下列参数：

Digital Gain——对所有信号进行数码放大，包括来自样品的真实信号和环境背景噪音。通常设置为1。


扫描通道参数设置

点击“Channels”按钮，调节下列参数：

激光强度——激光调大，图像整体亮度上升，信噪比变好，但是容易淬灭。在保证图像质量的前提下，激光强度越低越好。

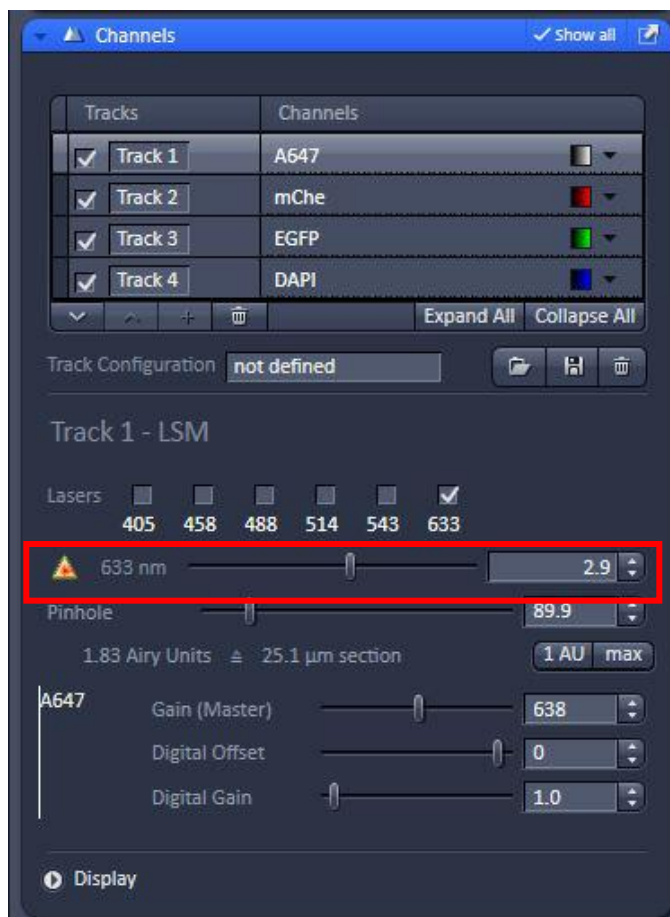

扫描图像参数设置

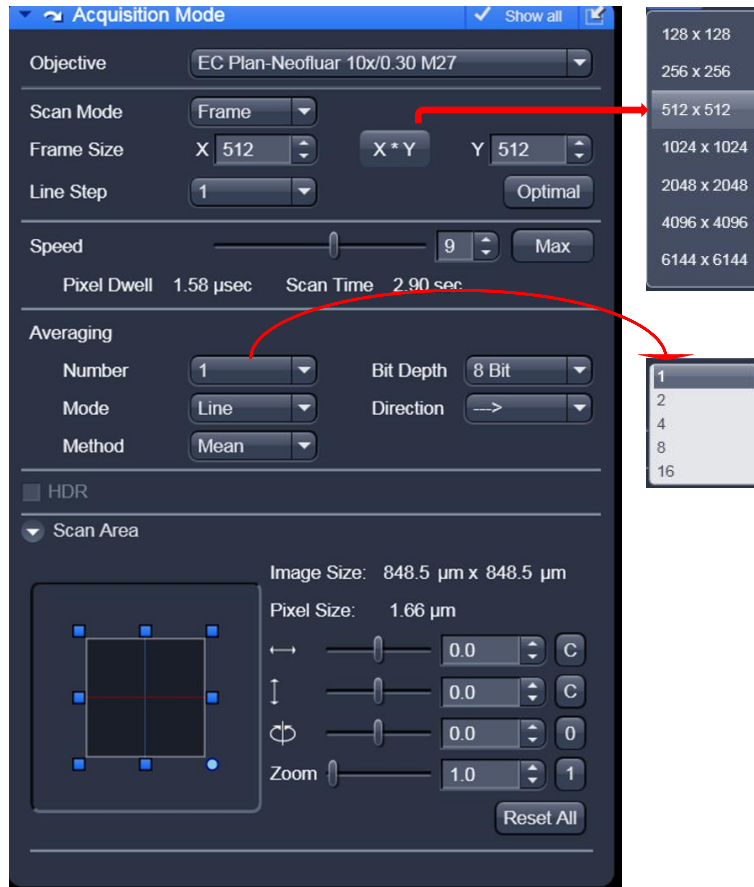

- 1、从“Frame Size”栏中选择图像的大小（e.g : 512x512 or 1024x1024）
- 2、从“Scan speed”栏中选择扫描速度（一般情况下，快速扫描速度数值设定为9，正式出图时设定为4~7）。
- 3、从“Mode”栏中选择“Line”，从“Method”栏中选择“Mean”，从“Number”栏中选择扫描时采用几次平均（一般情况下，快速扫描采用一次平均；正式出图时，4次平均的图像质量已经可以接受）。
- 4、扫描时间和速度：时间长、速度慢，图像信噪比好，清晰度高。但是耗时，易淬灭。